



## 可机柜安装式 Hz 量级激光系统 SLS-INT-1550-200-1



### 产品描述

SLS-INT-1550-200-1 Hz 量级激光系统, 高性能始终如一, 您所需的所有激光稳频部件已经被整合在一个可安装在机柜上的 19 英寸宽 6U 高的机箱中。此系统包括一个高精度法布里-珀罗腔, 控温 真空室, 真空泵, 激光光源, 所需光学元件及电子控制系统。系统设计 即考虑到可移动性, 同时兼顾系统性能。该激光系统的频率稳定度保持我们产品一贯的高性能: 频率噪声谱密度 1 Hz/VHz 完全满足应用 的需求, 比如微波信号的产生及激光雷达。

### 产品特点

- 可机柜安装式 1Hz 量级激光系统。该系统整合于 6U 高的机箱中
- 一键式工作, 前触控面板可以与笔记本电脑连接
- 系统已安置于真空室中并调校-可在几小时内 于用户处工作
- 自动复锁功能会探测激光失锁, 快速扫描激光频率并重新锁定

### 技术参数

系统性能	
波长范围	可选用通信波段 (C-band) 1530 nm-1565nm。如需其他波长请与我们联系
输出功率	10 mW 80 mW
参考腔自由光谱程	3 GHz
阿伦偏差 1 秒无线性频率漂移 移除	<3e-15
阿伦偏差 10 秒无线性频率漂移 移除	<3e-14




相位噪声 10 Hz 偏频	<-20 dBc/ Hz
相位噪声 10 kHz 偏频	<-53 dBc/ Hz
频率漂移	在工作温度范围内<20 kHz/ 天
线性频率漂移移除后频率变化	<500 Hz
工作温度范围	18-25 °C


## 本产品操作简便

本产品操作简便，当激光的频率调谐至腔的共振频率，一键式锁定功能就会将激光锁定。通过一个直观的集成式触屏，用户就可以控制激光光源的电流及温度，锁相环参数，同时显示必要的诊断参数，如腔体温度，反射及透射功率，以及真空度。我们同时提供腔反射及透射功率，误差信号及同步频率扫描信号的模拟输出。这套系统汇集了我们几十年的激光稳频经验。只需极少的用户维护，我们的系统就可以为您提供您所需的频率-我们可以保证。

只需一键，您就可以获得 小于 1 Hz 线宽的激光-小于  $3 \times 10^{-15}$  的频率稳定度这套高度集成化的腔稳频激光系统 兼具高稳定度与易用性。系统设计兼顾高性能与系统尺寸

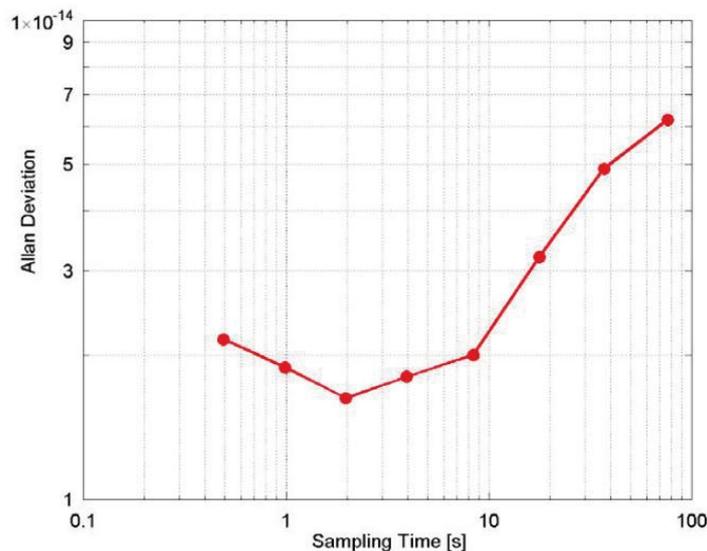

Stable Laser System 集成化稳频激光的阿伦偏差。该结果通过与另一台更稳定的激光 外差拍频获得。受限于高反膜热噪声的变化，每一台稳频激光的表现有可能不同

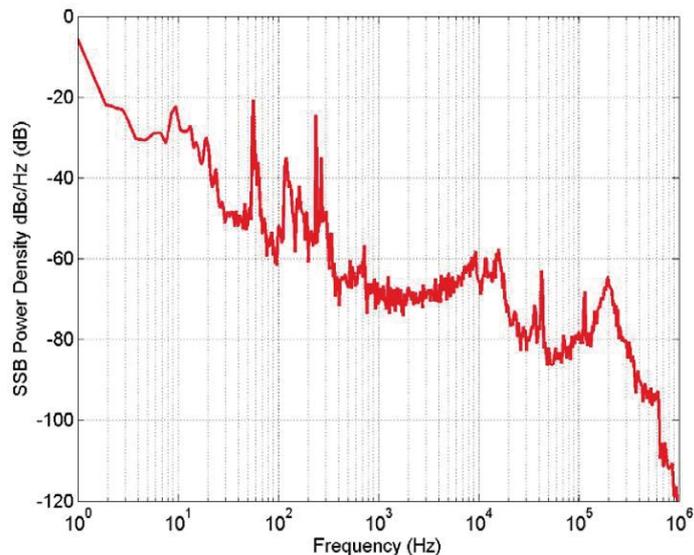

稳频激光的相位噪声

### 触屏控制及指示

- 激光电流和温度 (设置值及实际值)
- 腔体温度
- 真空度
- 真空室温度
- 锁相环增益及时间常数

### 模拟输出

- PDH 误差信号
- 腔透射光功率
- 腔反射光功率
- 同步扫描信号

### 电子设备

工作电压	110/ 115/ 230 VAC
功率消耗	< 25 W
线路频率	50-60 Hz
制冷需求	无
可选离子泵备用电池	使用时间 3 天



## 机械与光学

光纤连接	FC/APC, PM-1550
系统尺寸	宽 19 英寸, 高 6 U 可机柜安 装式机箱(45 x 27 x 62 cm)
系统重量	< 40 kg
隔振系统	包括

## 选件

- +/- 400 MHz 偏置锁定频率 (如您需要更多细节及更大的可调范围, 请与我们联系)
- 在 150 MHz 内对参考腔的绝对频率进行精细调节